



# Manual Mikroskopägget

## Koppla ägget till en ny iPad/iPhone:

1. Ladda ner appen xploview på paddan/telefonen.
2. Starta ägget genom att trycka på on-knappen i äggets nedre del. En grön lampa lyser om ägget är laddat. Om lampan lyser rött behöver du ladda den med micro-USBsladden som följer med i väskan.
3. Gå in i Inställningar och Wi-Fi på din padda/telefon. Ägget dyker upp i listan över Andra nätverk. Namnet börjar på xploview.
4. När du väljer xploview i listan uppmanas du att ange ett lösenord. Det är 12345678.
5. Öppna appen och du är redo att börja.

Det här behöver du bara göra första gången du använder Mikroskopägget på en telefon/iPad. Nästa gång behöver du bara gå in i Inställningar och Wi-Fi och välja xploview i listan.

## Använd mikroskopägget:

- I appen kan du välja mellan att ta bilder eller att filma.
- Du tar bilder eller startar filmning med den stora knappen på äggets topp.
- Du kan ställa fokus genom att röra ägget upp och ned eller genom vrida på äggets topp.
- Bilderna och filmerna hittar du i mappen i appen och i telefonen/paddans bildbibliotek.

Ha så kul med mikroskopägget!